



WAGI T-SCALE

SERIA EHB / NHB

WAGA LABORATORYJNA



EHB



NHB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

WSTĘP	3
OPIS Klawiatury i Wyświetlacza	3
PODSTAWOWE OPERACJE.....	5
On/Off	5
Zerowanie	5
Tarowanie	5
Ważenie procentowe.....	5
Liczenie sztuk.....	6
Sumowanie ważeń	6
Przywoływanie pamięci.....	7
Czyszczenie pamięci.....	7

WSTĘP

Wagi serii EHB, które mają wzmocniony sygnał z czujnika, zamieniają go na dane cyfrowe i wyświetlają jako wartość masy.

Są dokładne, szybkie, uniwersalne, z funkcjami: liczenia, ważenia procentowego i sumowania ważeń.

Wyświetlacz LCD 16.5mm z podświetleniem LED, przyciski na klawiaturze reagują na lekki dotyk.

Wbudowany akumulator pozwalający na nieprzerwaną pracę do 40 godzin. Zakres ważenia dla wag EHB/NHB od 150g do 6000g

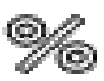
Wagi te mają funkcje: automatycznego śledzenia zera, tarowania i zdolność sumowania, która pozwala na przechowywanie danych i przywoływanie ich jako zsumowana całość.

OPIS KLAWIATURY I WYŚWIETLACZA

Klawiatura

	Włącza i wyłącza wagę
	Zerowanie
	Klawisz tarowania
	Ważenie procentowe
	Liczenie sztuk
	Ustawienie jednostek ważenia
	Wydruk wyników ważenia

Wyświetlacz

	Zero
	Tara
	Wykres zakresu ważenia
	Masa netto
	Stabilizacja
	Liczenie sztuk
	Jednostki ważenia
	Ważenie/liczenie procentowe
	Stan baterii

PODSTAWOWE OPERACJE

Przed każdym użyciem waga powinna się rozgrzewać przez ok. 15 minut aby zapewnić dokładność pomiaru.

On/Off

Aby włączyć wagę użyj klawisza . Waga zostanie włączona i rozpocznie się samo sprawdzanie. Aby wyłączyć wagę użyj tego samego klawisza.

Zerowanie

Aby wyzerować wagę użyj klawisza . Zeruj wagę za każdym razem aby upewnić się że pomiar zaczyna się od punktu zero.

Tarowanie

Masa pojemnika może zostać wyzerowana poprzez wciśnięcie klawisza , wówczas każdy kolejny pomiar pojawiający się na wyświetlaczu będzie pomiarem masy netto.

Połóż masę na szalkę. Wciśnij klawisz . Zero zostanie wyświetlone a tara odjęta. Usuń masę ze szalki. Wytarowana wartość zostanie wyświetlona. Można ustawić tylko jedną wartość tarowaną. Wartość wyświetlona może pojawić się z minusem.

Wciśnij ponownie klawisz  Zero zostanie wyświetlone a tarowana masa usunięta.

Ważenie procentowe

Waga może wskazywać masę procentowo. Pierwsza zważona masa będzie pokazywana jako 100%, a każda następna będzie porównywana do pierwotnej. Po umieszczeniu na szalce towaru, który waży 350g, naciśnij klawisz ważenia procentowego. Na wyświetlaczu pokaże się 100%. Zdejmij towar z szalki i upewnij się, że wyświetlacz wskazuje zero. Następnie połóż towar ważący 300g. Na wyświetlaczu pojawi się procentowa wartość towaru ważonego, porównana do pierwotnej. W tym wypadku będzie to 85.71%

Liczenie sztuk

Położ na szalce wymagana wg. tabeli zamieszczonej poniżej ilość sztuk towaru.

Naciśnij klawisz liczenia  aby wejść w ustawienia i wybierz odpowiednią opcję naciskając klawisz .

Na wyświetlaczu pokaże się jeden z komunikatów wg. tabeli:

sp	10	10 sztuk
sP	20	20 sztuk
sP	50	50 sztuk
sP	100	100 sztuk
sP	200	200 sztuk

Zatwierdź wybór klawiszem



Jeśli to konieczne umieść pojemnik na szalce i wciśnij klawisz aby wyzerować wagę. Wybierz z opcji ilość sztuk, a następnie wypełnij pudełko towarem.

Naciśnij klawisz zerowania  aby potwierdzić.

Na wyświetlaczu pojawi się ----, a po chwili wyświetli się ilość sztuk.

Możesz dopełnić pojemnik, wyświetlacz sam pokaże aktualny stan sztuk.

Naciskając ponownie klawisz  zmieniamy tryb liczenia sztuk na normalny.

Sumowanie ważeń

Waga może zostać ustawiona na sumowanie ręczne poprzez naciśnięcie .
Przed rozpoczęciem upewnij się, że waga jest stabilna i wyzerowana.
Sumowanie jest dostępne tylko wtedy, gdy ważymy więcej niż 20 działek wagi.

Umieść produkt na szalce i naciśnij klawisz sumowania, kiedy waga się ustabilizuje.
Na wyświetlaczu pokaże się **Acc 1**

Po tym na 3 sekundy wyświetli się zapisana wartość. Jeśli waga ma zainstalowany interfejs RS232, dane zostaną przesłane do drukarki.

Zdejmij produkt z szalki i gdy waga się wyzeruje i ustabilizuje możesz zważyć

następny towar. Sumowania można używać tak długo, aż zostanie zapełniona cała pamięć.

Przywoływanie pamięci



Aby przywołać zapisane dane naciśnij klawisz . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Acc x** (x oznacza liczbę wszystkich sumowań). Potem przez 3 sekundy wyświetlać się będzie suma zapisanych wartości.

Czyszczenie pamięci

By wyczyścić pamięć naciśnij  i podczas wyświetlania sumowania naciśnij klawisz .

Oferta NOVITUS obejmuje:



kasy fiskalne



drukarki fiskalne



czytniki kodów
kreskowych



drukarki kodów
kreskowych



kolektory danych



wagi



metkownice



terminale
płatnicze



systemy
akceptacji kart
płatniczych



schematy
lojalnościowe

COMP SA Oddział Nowy Sącz

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

33-300 Nowy Sącz • ul. Nawojowska 118 •

tel. (018) 444 07 20 • fax (018) 444 07 90

Pomoc techniczna w zakresie wag: (018) 444 07 54

e-mail: info@novitus.pl • www.novitus.pl

infolinia: 0 801 13 00 23